

## 即用型透析袋选择指南

即用型透析袋 销售人员QQ: 1028885805 QQ: 996676869

使用简便, 不需预处理。透析袋浸泡在储存液中, 用蒸馏水彻底清洗即可使用。

### 透析袋选择指南

#### 标准级RC膜

可用于几乎所有的常规实验室透析应用, 重金属离子和硫化物含量为痕迹级别。此类膜透明、柔韧, 具有对称的孔隙分布, 是脱盐、换液、大分子纯化等应用的理想选择。标准级 RC 膜具有宽泛的化学耐受性, 可用于低浓度的强酸/碱溶液、高浓度的弱酸/碱溶液、大多数的醇以及温和或经稀释的有机溶剂, 包括 DMSO。长时间暴露于强有机溶剂可能会对 RC 膜造成损坏。标准级 RC 膜适

#### 生物技术CE膜

重金属离子和硫化物含量为痕迹水平; 生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质, 接触强极性有机溶剂会损害CE膜; 生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37℃之间。建议样本液和缓冲液都不要使用有机溶剂, 遇有机溶剂袋子容易萎缩, 如果一定欲使用有机溶剂, 建议

#### 截留分子量怎么选?

截留分子量的选择是以预留在膜内的大分子的分子量和将要被除去的小分子污染物的分子量为基础。为达到合理有效的分离, 需分离的两种物质分子量的比率至少为25。选择截留分子量值约为要

#### 扁平宽度怎么选?

透析袋扁平宽度的选择取决于样品体积和透析容量。较小的透析管透析更快; 较大的透析管因扩散距离较长透析较慢。为易于使用, 建议使用总长(包括闭合夹和顶部空间)为大约10-15厘米的透

#### 化学兼容性怎么看?

化学兼容性主要用作使用指导, 不作为化学相容的保证。温度、浓度、长时间曝光等因素的改变可能影响产品的使用。建议您自设条件进行测试。

### 相关产品

透析袋 (14000D/6mm/10mm)	MD10-14	5米/卷
透析袋 (14000D/16mm/25mm)	MD25-14	5米/卷
透析袋 (14000D/22mm/34mm)	MD34-14	5米/卷
透析袋 (14000D/28mm/44mm)	MD44-14	5米/卷
透析袋 (14000D/35mm/55mm)	MD55-14	5米/卷
透析袋 (14000D/49mm/77mm)	MD77-14	5米/卷
透析袋 (7000D/16mm/25mm)	MD25-7	5米/卷

透析袋 (7000D/22mm/34mm)	MD34-7	5米/卷
透析袋 (7000D/28mm/44mm)	MD44-7	5米/卷
透析袋 (7000D/35mm/55mm)	MD55-7	5米/卷
透析袋 (3500D/16mm/25mm)	MD25-3.5	5米/卷
透析袋 (3500D/22mm/34mm)	MD34-3.5	5米/卷
透析袋 (3500D/28mm/44mm)	MD44-3.5	5米/卷
透析袋 (3500D/35mm/55mm)	MD55-3.5	5米/卷
即用型透析袋 (100D/20mm/31mm) (CE膜)	TXD131060	0.5米/卷
即用型透析袋 (500D/20mm/31mm) (CE膜)	TXD131096	0.5米/卷
即用型透析袋 (1000D/11.5mm/18mm) (RC膜)	TXD132636	0.5米/卷
即用型透析袋 (1000D/29mm/45mm) (RC膜)	TXD132640	0.5米/卷
即用型透析袋 (1000D/11.5mm/18mm) (RC膜)	TXD1015045	0.5米/卷
即用型透析袋 (2000D/11.5mm/18mm) (RC膜)	TXD132620	0.5米/卷
即用型透析袋 (2000D/29mm/45mm) (RC膜)	TXD132633	0.5米/卷
即用型透析袋 (3500D/11.5mm/18mm) (RC膜)	TXD132590	0.5米/卷
即用型透析袋 (3500D/29mm/45mm) (RC膜)	TXD132592	0.5米/卷
即用型透析袋 (5000D/11.5mm/18mm) (RC膜)	TXD1055018	0.5米/卷
即用型透析袋 (5000D/19.1mm/30mm) (RC膜)	TXD1055030	0.5米/卷
即用型透析袋 (5000D/25.5mm/40mm) (RC膜)	TXD1055040	0.5米/卷
即用型透析袋 (8000D/7.5mm/12mm) (RC膜)	TXD132579	0.5米/卷
即用型透析袋 (8000D/32mm/50mm) (RC膜)	TXD132586	0.5米/卷
即用型透析袋 (10KD/7.5mm/12mm) (RC膜)	TXD132570	0.5米/卷
即用型透析袋 (10KD/29mm/45mm) (RC膜)	TXD132576	0.5米/卷
即用型透析袋 (15KD/7.5mm/12mm) (RC膜)	TXD132560	0.5米/卷
即用型透析袋 (15KD/29mm/45mm) (RC膜)	TXD132566	0.5米/卷
即用型透析袋 (20KD/20mm/31mm) (CE膜)	TXD131348	0.5米/卷
即用型透析袋 (25KD/7.5mm/12mm) (RC膜)	TXD132550	0.5米/卷
即用型透析袋 (25KD/22mm/34mm) (RC膜)	TXD132554	0.5米/卷
即用型透析袋 (50KD/22mm/34mm) (RC膜)	TXD132544	0.5米/卷
即用型透析袋 (100KD/20mm/31mm) (CE膜)	TXD131420	0.5米/卷
即用型透析袋 (300KD/10mm/16mm) (CE膜)	TXD131450	0.5米/卷
即用型透析袋 (1000KD/10mm/16mm) (CE膜)	TXD131486	0.5米/卷
4cm 透析袋夹子	TXDJ400	个
6cm 透析袋夹子	TXDJ600	个
8cm 透析袋夹子	TXDJ800	个

更多产品欢迎查询我们官网：[www.szhuinuo.cn](http://www.szhuinuo.cn) 销售人员QQ：1028885805 QQ：996676869  
销售电话：13751058447/15712020206 座机：0755-33160345